



Messungen mit LabQuest Starten und Speichern




Startseite von LabQuest.
Noch ist kein Sensor angeschlossen.

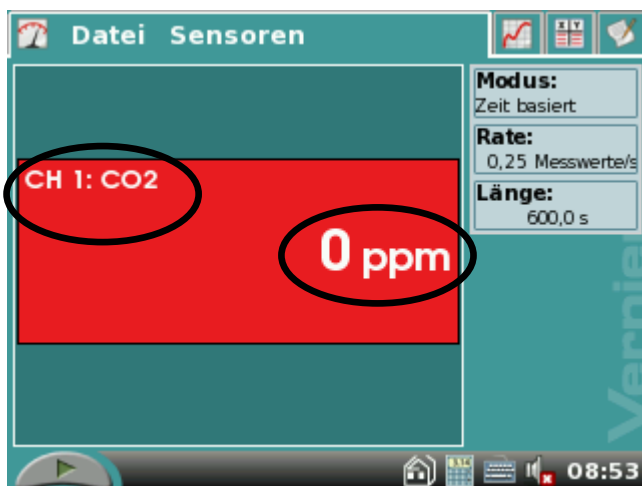

Der CO₂-Sensor ist in CH 1 auf der
oberen Seite des LabQuests
angeschlossen.
Die Einheit ist ppm.
Manchmal kann es eine Weile dauern, bis
das LabQuest Messwerte anzeigt.

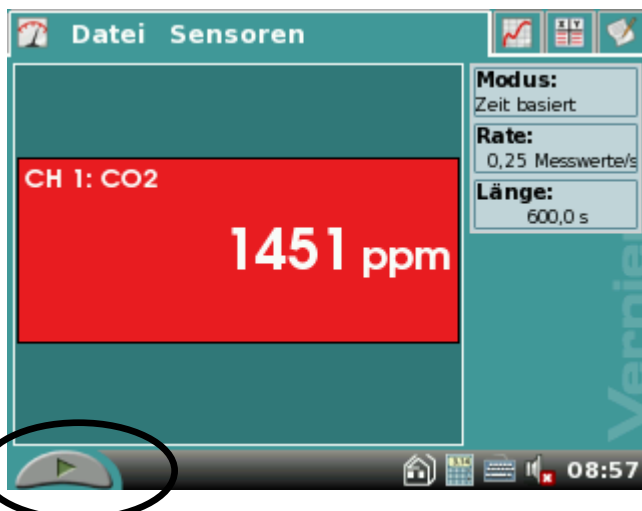

Jetzt zeigt das LabQuest Messwerte an.
Mit dem Stift wird der Start-Button
(unten links) gedrückt.

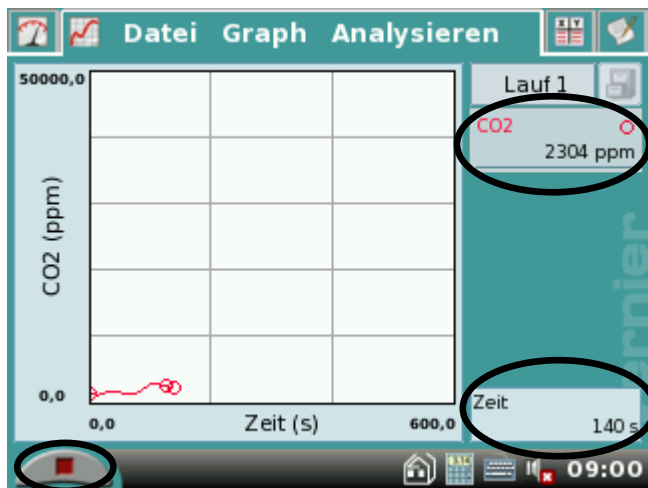


Nachdem der Start-Button gedrückt wurde, zeigt das LabQuest das aktuelle Diagramm an.

Rechts oben wird der aktuelle Messwert angezeigt.

Rechts unten siehst Du die bereits verstrichene Zeit.

Links unten befindet sich der Stop-Button.

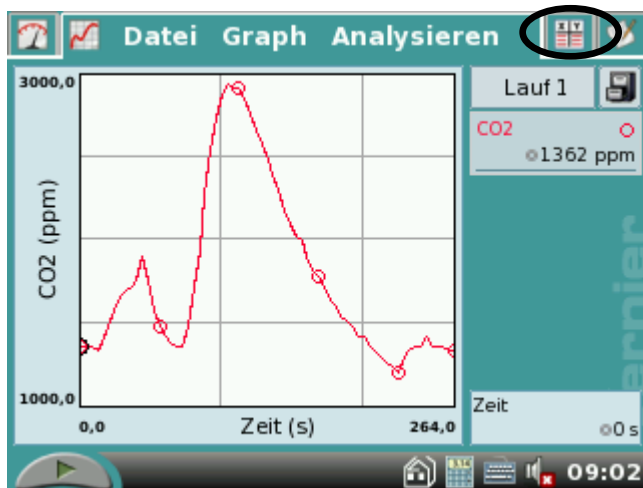

Nachdem der Stop-Button gedrückt wurde, kannst du das „fertige“ Diagramm ansehen.


Um die Tabelle der Messwerte ansehen zu können, musst Du auf die kleine Tabelle links oben drücken.

Lauf 1	
Zeit (s)	CO2 (ppm)
0	1362
4	1362
8	1362
12	1331
16	1390
20	1482
24	1574

Tabellenansicht.



Um zu Speichern, gehe auf *Datei* und dann auf *Speichern*.

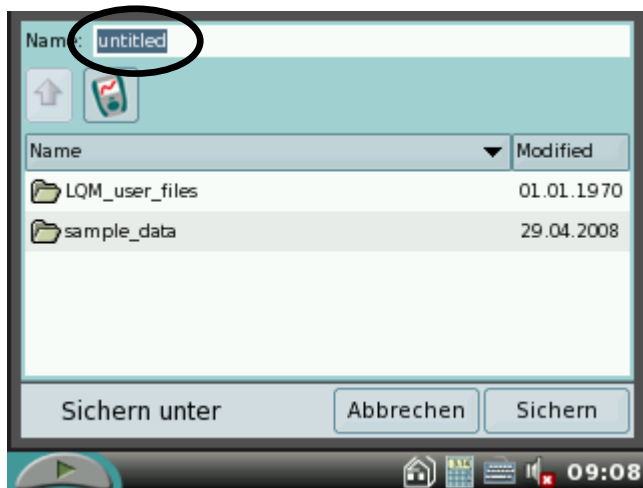

Gebe Deiner Datei einen Namen. Drücke dazu mit dem Stift auf *untitled*.



Gebe den Namen der Datei ein und drücke auf *Sichern*.